



# 液体窒素の安全な注入手順書

使用中で持ち出しているもの分かる！

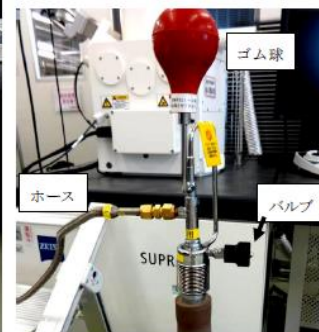

どこで使っているか分かる！

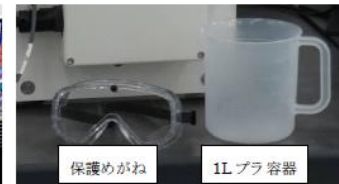

### 3、操作手順

- 3-1、保護めがねを着用する。1L プラ容器を床に置く。
- 3-2、液体窒素運搬タンクのホースの先端を 1L プラ容器内に差し込む。
- 3-3、液体窒素運搬タンクのバルブを左に回して緩め、ゴム球を握って加圧し、1L プラ容器に液体窒素をそそぐ。
- 3-4、脚立を使用し、1L プラ容器中の液体窒素を SEM 液体窒素タンクにそそぐ。  
※液体窒素が顔にかからないよう、顔よりも低い位置で 1L プラ容器を扱う

## 有機溶剤 事故対応 手順表

薬品名	写真	目に入った場合	皮膚に付着した場合	吸入した場合	飲み込んだ場合
ThreeBond 1354		水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用している場合は外して、その後も洗浄を続けること。洗浄後、医師の診断、手当を受けること。	水と石鹸で洗うこと。皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受けること。	中毒を起こしたときは、直ちに空気の新鮮な場所へ移動させ、安静、保温に努める。医師の診断、手当を受けること。	口をすすぐこと。医師の診断、手当を受けること。
KURE 5-56		直ちに清浄水で15分以上洗眼し、症状により速やかに医師の診断を受けること。	石鹸で洗うこと。		

飲んでしまったら！？目に入ったら！？  
一目で分かる！  
有機溶剤の応急処置